


便携式固化光源使用说明

请务必仔细阅读所有的使用说明，并妥善保管说明书以便本产品所有使用者可以随时参阅。



注意

为了您的健康，使用中请勿观看照射出的蓝光，并佩戴好防蓝光眼镜。

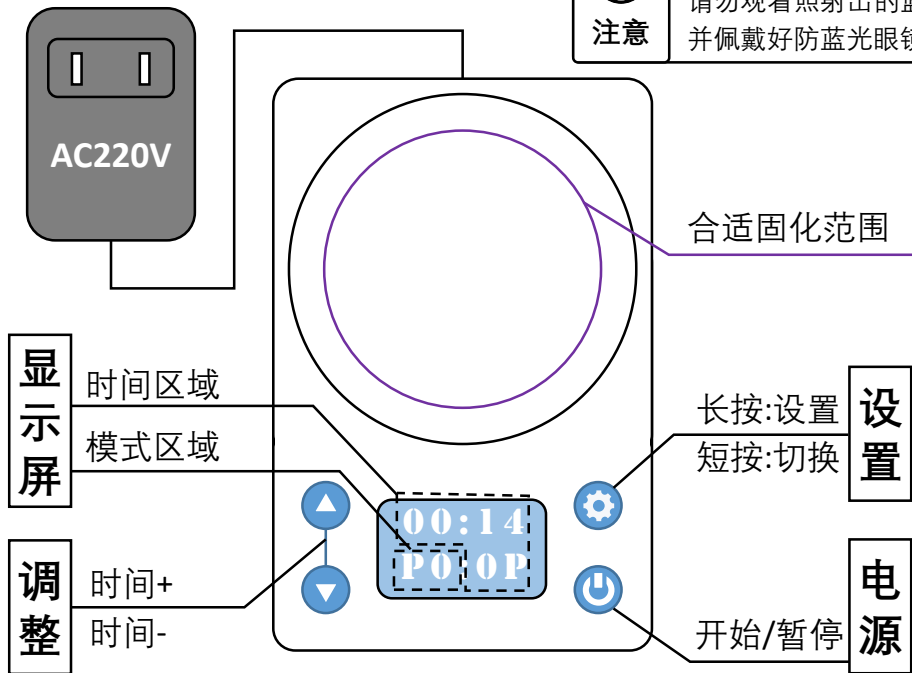

时间设定方法

1. 长按“设置”键至显示屏“模式区域”闪烁
2. 短按“调整”键至“模式区域”内容为“PO”（已经为“PO”则无需调整）
3. 短按“设置”键至“时间区域”闪烁
4. 短按“调整”键到预计时间
5. 长按“设置”键至显示屏不再闪烁即为保存设置

设备投光操作

1. 短按“电源”键开启投光
2. 短按“电源”键暂停投光
3. 短按“电源”键继续投光

时间复位操作

1. 长按“设置”键，屏幕闪烁
2. 长按“设置”键，屏幕静止

Sc

保留备用

更多产品相关技术细节和问题解答详情请参阅公众号或在公众号中留言



请务必仔细阅读所有的使用说明，并妥善保管说明书以便本产品所有使用者可以随时参阅。

模式说明

P0、P1、P2: 点击电源键开始工作，工作期间再次点击电源键暂停工作。

P3: 上电即亮，按下电源键光源灭，开始倒计时，计时结束光源亮，工作期间点击电源按键，倒计时暂停（光源灭状态）。

P4: 按下电源键后，循环打开关闭设定时长的光源，设置时长方法：进入设置模式再进入设置时长选项，OP字样是设置打开时长，短按设置按钮切换CL字样是设置关闭时长，LOP表示循环次数，设置完成后长按设置按键保存并退出设置模式。

P5: 模式与P4相同，不同点是先关闭再打开。

P6: 上电后就开始工作，工作方式与P4相同。

P7: 上电后就开始工作，工作方式与P5相同。

P8: 点击电源键开始工作灯亮，工作期间再次点击电源键复位工作时长。

P9: 上电常亮，点击电源键灯灭，灯灭期间再次点击电源键复位时长，时长结束灯亮。

Q&A

1. 光源时长怎么调整？

长按设置按键，屏幕闪烁并出现SET字样即进入设置界面，先设置的是模式，再次短按一次设置按键，时间秒数会闪烁，再通过上下按键调整时间即可，设置完成后长按设置按键保存并退出设置模式。

2. 光源时长设置后出现小数点，时长不对？

因为设置时长时，错点了电源按键，使得时长出现小数点，解决方法可以再次进入设置模式，设置时长，当时间开始闪烁，您可点击电源按键，点击至屏幕上不出现小数点即可，设置完成后长按设置按键保存并退出设置模式。