

金属微液滴发生器套装使用说明书

本说明书适用于 EFL-MS-MFC-METAL-D1 型号产品

物品清单



名称: 硅胶管001
型号: EFL-MS-ST-001



名称: 硅胶管002
型号: EFL-MS-ST-002



名称: 金属微液滴发生器
注射器针头
型号: EFL-MS-SN-002



名称: 金属微液滴发生器连接器
型号: EFL-MS-MC-002




名称: 金属微液滴发生器
型号: EFL-MS-D1

	产品名称	产品型号	数量	参数信息
1	硅胶管 001	EFL-MS-ST-001	5 米	内径*外径*长度 (0.8*1.9*5000mm)
2	硅胶管 002	EFL-MS-ST-002	5 米	内径*外径*长度 (0.9*2*5000mm)
3	金属微液滴发生器注射器针头	EFL-MS-SN-002	5 个	16G 1/2 英寸
4	金属微液滴发生器连接器	EFL-MS-MC-002	5 个	内径*外径*外露长度 1.15mm*1.6mm*13mm
5	金属微液滴发生器	EFL-MS-D1	1 个	出口: 20G 长度 12mm 侧杆: 16G 长度 10mm

使用说明

➤ 芯片连接步骤

1. 分别裁取一段硅胶管 001（建议长度 1.5m）和**两段**硅胶管 002（建议长度 15cm）；
2. 将硅胶管 001 绕在多功能绕线盘（EFL-MS-WS，**需另购**）上；
3. 分别将两段硅胶管 002（15cm）的一端插在微液滴发生器的两个入口处，另一端插在注射器连接头上；
4. 将绕有硅胶管 001 的多功能绕线盘插在金属微液滴发生器出口处。

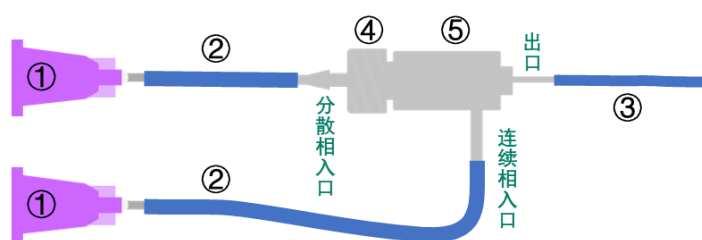

金属微液滴发生器连接示意图

图片注解

序号	产品名称	产品型号	备注
①	金属微液滴发生器注射器针头	EFL-MS-SN-002	
②	硅胶管 002	EFL-MS-ST-002	推荐长度 15cm，可根据实际情况截取硅胶管。
③	硅胶管 001	EFL-MS-ST-001	将硅胶管 001 装在多功能绕线盘上（EFL-MS-WS， 需另购 ），推荐绕线盘内硅胶管 001 长度为 1.5m，可根据实际连接情况截取硅胶管。 若未购买多功能绕线盘，可直接连接硅胶管。
④	金属微液滴发生器连接器	EFL-MS-MC-002	
⑤	金属微液滴发生器	EFL-MS-D1	

➤ 注意事项

- **金属微液滴发生器为精密器件，每次用完请冲洗干净，避免堵塞流道；**
- **芯片内含精密结构，应避免因碰撞导致的流道损坏；**
- **硅胶管属于易耗品，请在使用前后清洗干净，确保无堵塞及污染，建议一次性使用。**

扫描右侧二维码获取更多信息

