

真空除泡装置

Vacuum Defoaming Device

一、产品组成

名称	数量	单位	备注
负压无油真空泵	1	台	/
密封真空罐	1	个	配真空表
真空连接管	2	根	/
放气阀	1	个	/
消音器	1	个	/
过滤器	1	个	/

二、使用说明

- (1) 于真空泵出气口处接消音器;
- (2) 顺螺纹方向缠绕生料带, 于真空泵进气口处接过滤器;
- (3) 真空管连通放气阀后连通真空罐;
- (4) 连通阀逆时针旋转二圈, 连通真空泵后即可进行后续真空除泡操作。



扫描二维码获取真空泵安装指南

四、温馨提示

- 真空泵电机正常使用, 非人为损坏可享受电机一年内烧毁免费换新。
- 使用不当等人为因素造成的损坏概不负责; 如有质量问题, 在质保期内维修产品



企业微信公众号
扫描右侧二维码
获取更多信息

免费但需要客户支付来回运费，如因使用不当等造成产品损坏，适当收取维修费用和材料成本费用。

- 退货、换货：在产品及外包装无损坏情况且不影响二次销售可以退、换货；
- 保修：保修期内因产品本身因素造成，免费保修；其它配件如缸套活塞等不可抗因素易损件，可保修 3 个月。因人为或环境、自然灾害造成的不良，不承担保修，可以计费维修。

五、规格尺寸

型号	EFL-VDM-001
额定抽气压强	-0.085 MPa
环境空气温度	最大值：40℃ 最小值：-5℃
罐体真空度范围	-0.065~-0.085 MPa 说明：此真空度范围可满足微针制备时抽气泡需求
泵桶体积	约 30L
功率	320W
毛重/净重	约 28kg/21kg
整机尺寸	约长 56cm*宽 26cm*高 56cm
气管	外径约 8mm 内径约 5mm
密封真空罐	500ml（配真空表）



企业微信公众号
扫描右侧二维码
获取更多信息